



МАГНІТНА МІШАЛКА ММ-7

Львів 2020 р.

1. Призначення

Магнітна мішалка призначена для перемішування розчинів, що не взаємодіють зі склом в лабораторія різного призначення. Робоча поверхня приладу виготовлена з нержавіючої сталі, а корпус – із сталі, покритою порошковою фарбою. В комплект магнітної мішалки входить магнітний стрижень, покритий фторопластовою оболонкою, яка захищає його від корозії і хімічної реакції з розчинами.



2. Технічні характеристики

Діапазон регулювання швидкості.....0-2500 об/хв
Максимальний об'єм перемішування.....2 л
Час роботи мішалки.....необмежений
Споживана потужність.....15 Вт
Габаритні розміри.....155x190x62 мм
Розмір робочої поверхні.....Ø 130 мм
Маса.....1,5 кг

3. Комплектація

- ⑩ Магнітна мішалка.
- ⑩ Мережевий кабель.
- ⑩ Магнітний стрижень.
- ⑩ Паспорт.

4. Будова і принцип роботи

Магнітна мішалка складається з основи, на якій закріплено електродвигун та електронного блок управління швидкості двигуна. На валу двигуна закріплена насадка з двома магнітами. Зверху основа закрита кожухом з платформою для встановлення посудини з рідиною для перемішування. Платформа виготовлена з нержавіючої сталі. На передній панелі мішалки розміщені сітковий вимикач  та ручка регулятора швидкості . На задній панелі – гніздо для підключення мережевого кабелю.

Принцип роботи мішалки базується на передачі магнітного поля від постійних магнітів, що знаходяться на валу двигуна до магнітного стрижня, котрий знаходиться у посудині для перемішування.

5. Гарантійні умови

Гарантія на виріб діє впродовж 12 місяців з дня продажу.

Гарантія розповсюджується на дефекти та пошкодження, які виникли з вини виробника, тобто через використання неякісних матеріалів чи дефект складання виробу.

Гарантійне обслуговування здійснюється шляхом безкоштовного ремонту дефектних вузлів, або заміни цілого виробу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

СЕРІЙНИЙ НОМЕР _____

ДАТА ПРОДАЖУ «__» _____ 2020 р.

МІСЦЕ

ШТАМПУ

ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ З ДНЯ ПРОДАЖУ