



**ЦЕНТРИФУГА-
ВОРТЕКС
В-7М**

Паспорт

Львів 2022 р.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

СЕРІЙНИЙ НОМЕР _____
ДАТА ПРОДАЖУ «__» _____ 2022 р.
МІСЦЕ
ШТАМПУ

ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ 3 ДНЯ
ПРОДАЖУ

1. Призначення.

Центрифуга-вортекс В-7М призначена для проведення генно-інженерних досліджень. Може використовуватись в технології ПЛР, в мікробіологічних, біологічних і клінічних лабораторіях.

Прилад забезпечує одночасне змішування і осадження зразків в пробірках типу Eppendorf.

2. Технічні характеристики.

Тип руху.....орбітальний
Діаметр орбіти.....6,0 мм.
Кількість роторів.....2 шт.
Фіксована швидкість.....2700 об/хв.
Вмістимість роторів.....**1)** 1,5мл_x12шт.
.....**2)** 0,5мл_x12шт.+
.....0,2мл_x12шт.
Напруга живлення.....220В, 50Гц
Габаритні розміри.....110x160x180 мм
Вага.....2,0 кг.

3. Комплектація.

1. Центрифуга-вортекс В-7М.
2. Ротор для пробірок — 2шт.
3. Паспорт.

4. Будова і принцип роботи.

Прилад складається з основи, на якій закріплено електродвигун. На валу двигуна закріплено змінний ротор з тефлоновою насадкою.

На передній панелі приладу розміщений сітковий вимикач.

На задній панелі виведено мережевий кабель, гніздо запобіжника і перемикач режиму роботи центрифуги-вортекса.

5. Порядок роботи.

Встановіть потрібний ротор на вал двигуна. Притримуйте його однією рукою, а іншою закріпіть насадку (застосовано лівосторонню різьбу).

Підключіть кабель живлення до мережі та увімкніть пристрій вимикачем \downarrow . Центрифуга-вортекс приводиться в рух легким натисканням пробірки на тефлонову насадку. Для увімкнення режиму постійного обертання двигуна необхідно скористатись перемикачем на задній стінці приладу.

6. Гарантійні умови.

Гарантія на виріб діє впродовж 12 місяців з дня продажу.

Гарантія розповсюджується на дефекти та пошкодження, які виникли з вини виробника, тобто через використання неякісних матеріалів чи дефект складання виробу.

Гарантійне обслуговування здійснюється шляхом безкоштовного ремонту дефектних вузлів, або заміни цілого виробу.